




# ニットー NT-1SRM/NT-2SRM ポットミル回転台 取扱説明書

この度、ニットーポットミル回転台NTタイプをお求め頂き誠に有り難うございます。  
本機は機械的にも電気的にも極めて簡単な構造で堅牢に製作されています。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき適切にご使用下さい。

## ■各部名称

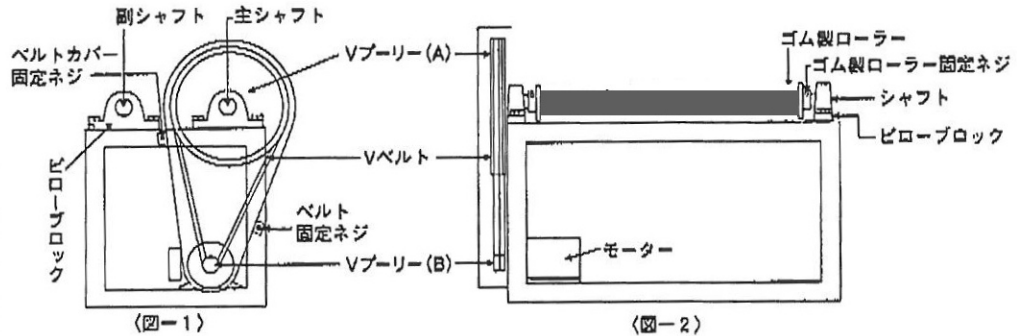

## ■設置場所

- 床面はなるべく平らなところ(床が極端に不陸の場合はかいもの等をして下さい。)
- 風通しが良く、温度・湿度があまり高くないところ。
- 周囲にはあまり物を置かず点検しやすいところ。

## ■操 作

1. ポットミルの大きさに合わせてゴム製ローラーの幅を合わせて下さい。  
ゴム製ローラーは固定ネジでシャフトにしっかりと固定して下さい。  
固定がしっかりされていないとゴム製ローラーがずれて、ポットミルの脱離を起す事があります。
2. ポットミルの大きさに合わせて副シャフトをピローブロックを調整して合わせて下さい。  
本機は直径18cm~30cmのポットミルを使用できます。(NT-2SRMは2個使用可能)
3. 電源を入れて稼働させて下さい。

## ■注 意

1. ポットミルの乗降は極めて慎重に行なって下さい。
2. 稼働中には決してポットミル及び本機には触れないで下さい。
3. 稼働中、本機の周囲にはあまり物を置かないで下さい。

## ■そ の 他

変速タイプ・多数型等の特別仕様も承りますのでご相談下さい。  
変速タイプ(インバーター仕様)のNT-1S-RMI(又はNT-2S-RMI)  
及び変速式(インバーター仕様)+タイマー付のNT-1S-RMIT及び  
NT-2S-RMITは付属の取扱説明書をご参考ください。



## 日陶科学株式会社

本 社 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号  
電話 (052)935-8976(代) FAX,GⅢ (052)935-5283(代)

東京支店 〒176-0004 東京都練馬区小竹町二丁目53番2号  
電話 (03)3974-8931(代) FAX,GⅢ (03)3974-8947