

# ポットミル回転台 NT-1S-RMI 操作説明書

- ① インバーターの電源を配線してください。

※ 配線の内容はユーザー様の作業環境で変わるため、ユーザー様において、配線をお願いしております。

- ② 元電源(ブレーカー側)を入れます。

- ③ インバーターに電源が入ったことを確認します。

- ④ 使用するポットミルを回転台に配置し、準備完了後、インバーターの RUN ボタンを押すと回転を開始します。

※ 最高周波数は 60Hz に設定してあります。インバーターのダイヤルを廻して任意の速度に設定してください。

○時計回り：速くなる ○反時計回り：遅くなる

※ 回転数の表示機能はありませんので、使用するポットミル(内容物を含む)の重量に応じて、回転計等を用いて、回転数に応じたインバーターの周波数(画面表示)をチェックし、周波数と回転数の相関を予め明らかにしておく、インバーターの表示を回転数の目安にすることができます。

※ 回転速度を遅くしすぎると、アラーム(トルク不足による過負荷)が表示されますので、ご了承ください。アラームが表示された場合は原因解消後、インバーターの RESET ボタンにより解除できます。(詳しくは付属のインバーター取扱説明書をお読みください)

- ⑤ 運転を停止する場合はインバーターの STOP ボタンを押すと停止します。

※元電源のスイッチで OFF しないよう、お願いします。

- ⑥ 作業終了後は誤操作防止のため、元電源を切ってください。

モニター(周波数やパラメータを表示)

ダイヤル

RUN ボタン

STOP/RESET ボタン



インバーター

日陶科学株式会社

〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目 18 番 3 号

TEL 052-935-8976 FAX 052-935-5283