

昇降式カットアウトテーブル JST-90 取扱説明書

この度は昇降式カットアウトテーブルをお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

品質に十分配慮して製造していますが、誤った使い方をすると周辺の器具に損害を与えたり、けがをする可能性があります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

安全上のご注意

●分解・改造しない

分解・改造すると製品がスムーズに作動しなくなるばかりでなく、組み込まれている部品によりケガをする可能性があります。

●上に乗らない

製品の上に乗るなどして体重をかけると、製品が破損したり転倒して周辺の器具に損害を与えたり人がけがをする可能性があります。


●勢いよく昇降させない

製品を勢いよく昇降させると、衝撃によって製品がうまく作動しないなどの不具合を引き起こす可能性があります。

●天板の上に重いもの（60kg以上）を載せない

本製品の耐荷重は 60kg です。天板に 60 kg以上の重量物を載せた場合昇降動作に影響が出ますのでご注意ください。

各部の名称

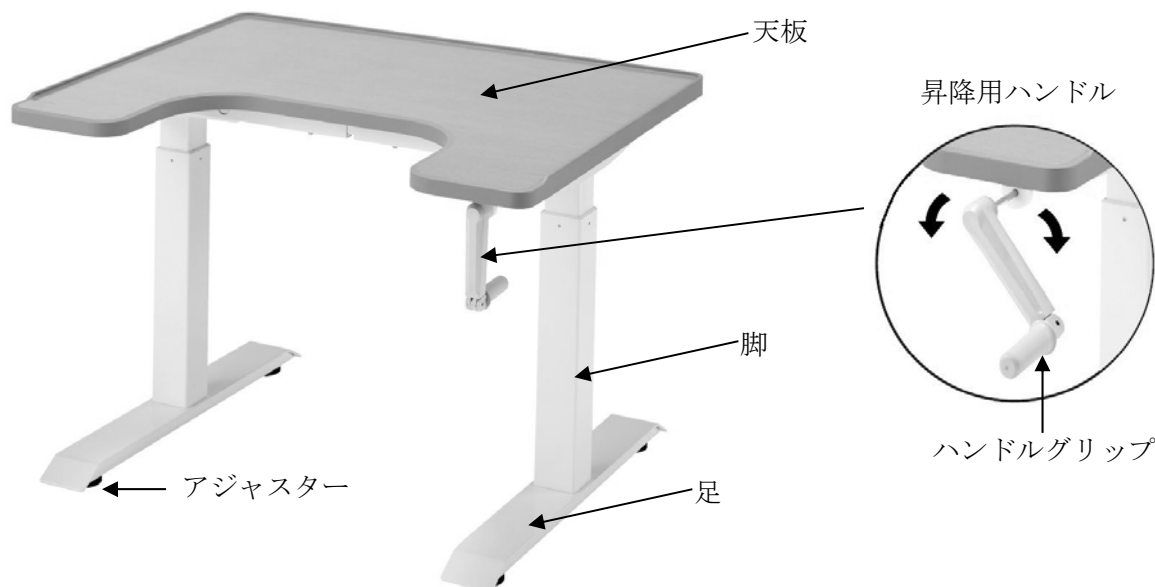

操作方法

- 1、テーブルは床が水平な場所に設置してください。安定しない場合は、足のアジャスター（4ヶ所）を調整してください。
- 2、机の昇降は昇降用ハンドルを手前に引き、ハンドルグリップを起こして、上昇は時計回り、下降は逆回りで天板が昇降します。使用時は、ハンドルグリップをたたみ、昇降用ハンドルを奥に押し込んでください。

保 証 書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記保証期間内において、取扱説明書等の注意書きに従って正しくご使用になり故障が生じた 場合には、本書記載のお買い上げ販売店か弊社販売窓口までご連絡ください。無料で修理させていただきます。

製品名	昇降式カットアウトテーブル JST-90
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日から 1 年間
お客様	ご住所 TEL
販売店	ご住所 TEL

●保証内容

1. 当機の取扱説明書、本体添付ラベル、などの説明に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障 した場合は、お買い上げいただいた販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、および分解や改造による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変。異常電圧による故障及び損傷。
 - (4) 過酷な条件下で使用されて生じた故障、及び、損傷。
 - (5) ご使用開始後の傷、変色、汚れ、及び、保管上の不備による損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合。又は、本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入の無き場合、或いは 故意に文字を書き換えられた場合。
 - (7) 消耗部品の交換。
3. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたらお買い上げ販売店か弊社販売窓口までお問い合わせください。



日陶科学株式会社

本 社 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
TEL(052)935-8976(代) FAX(052)935-5283(代)

東京支店 〒176-0004 東京都練馬区小竹町二丁目53番2号
TEL(03)3974-8931(代) FAX(03)3974-8947